

Betriebsanweisung

Sterilisieren

DATUM:
Nächste Überprüfung:
Unterschrift:

ARBEITSBEREICH:
Biologie

ARBEITSPLATZ:
Vorbereitungsraum

VERANTWORTLICHE:
Gefahrstoffbeauftragter/Schulleiter

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit Autoklaven

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr des Siedeverzuges beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes.
- Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Es ist die Bedienungsanleitung zu beachten (Hängt in der Nähe des Gerätes aus).
- Nach Ablauf des Autoklavierens Abdampfen lassen.
- Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige auf 20°C gefallen ist.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Autoklaven abschalten (Notabschaltung).
- Brand: mit CO₂ Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN: ERSTE HILFE



Notruf:
112

- Augenkontakt: Spritzt Autoklaviergut in die Augen unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen (Augendusche). Weiterbehandlung beim Augenarzt.
- Hautkontakt: Gründlich mit Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen
- Einatmen: Atemwege freihalten. Frischluft. Ruhe.
- Verschlucken: Reichlich Wasser trinken lassen. Erbrechen vermeiden.
- Gerät stromlos schalten, Verletzten aus Gefahrenbereich retten.

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Die Autoklavierabfälle können im Hausmüll entsorgt werden